



شورای ایمنی زیستی

عنوان سند:

دستورالعمل آلودگی زدایی در موارد ریختن یا
پاشیده شدن مواد بیولوژیک

شماره سند:

BS-WI-005-00

تاریخ	شماره بازنگری	شرح اقدام	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
۱۳۹۴/۱۰/۲۱	00	تدوین کلی دستورالعمل	نام و سمت دکتر صغری روحی دهینه مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی انسیتو پاستور ایران	نام و سمت مهندس سعید فرهاد دبیر شورای ایمنی زیستی	نام و سمت دکتر علی اسلامی فر معاون خدمات تخصصی
			امضا	امضا	امضا
			نام و سمت	نام و سمت	نام و سمت
			امضا	امضا	امضا
			نام و سمت	نام و سمت	نام و سمت
			امضا	امضا	امضا
			نام و سمت	نام و سمت	نام و سمت
			امضا	امضا	امضا

شماره سند: BS-WI-005	دستورالعمل آلودگی زدایی در موارد ریختن یا پاشیده شدن مواد بیولوژیک	
شماره بازنگری: 00		

(۱) هدف از ایجاد: ایجاد دستورالعمل جهت آلودگی زدایی در موارد ریختن یا پاشیده شدن مواد بیولوژیک اعم از عفونی یا غیرعفونی در محیط آزمایشگاه.

(۱-۱) بازنگری این سند بنا به پیشنهاد هر یک از کارکنان ذیصلاح و با تأیید مقام ذیصلاح امکان پذیر می باشد.

(۲) دامنه کاربرد: این دستورالعمل در انستیتو پاستور ایران کاربرد دارد.

(۳) منابع:

۱-۳ استاندارد ISI-ISO 15189

۲-۳ کتاب "مجموعه ای از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی" (آزمایشگاه مرجع سلامت-انجمن آسیب شناسی ایران)، چاپ اول، سال ۱۳۸۸.

(۴) تعاریف :-

(۵) شرح دستورالعمل :

۱-۵ نفس خود را تا زمان خروج از محل نگه دارید و هرچه سریع تر محل را ترک نمایید.

۲-۵ مراقبت نمایید خودتان یا کسی با لباس آلوده از اطاق خارج نشود.

۳-۵ به مسئول ایمنی اطلاع دهید.

۴-۵ همکاران مدیریت بحران، لباس ها و پوشش های حفاظتی را پوشیده آماده حضور در محل شوند.

۵-۴-۱ ترولی وسایل مدیریت حادثه را کنترل نمایید تا حاوی همه وسایل مورد نیاز در محل حادثه باشد.

۵-۵ مدتی صبر کنید (حداقل ۱۵ دقیقه) تا آئروسول ها ته نشست حاصل کنند.

۵-۶ محل را با حوله کاغذی و یا تنزیب (ماده جاذب) بپوشانید. زیرا اکثر ضدعفونی کننده ها به دلیل وجود

مقادیر زیاد پروتئین در خون و سرم تاثیر خود را از دست می دهند، بنابراین بهتر است قبل از اقدام به

آلودگی زدایی توده ی مایع ریخته شده جذب دستمال حوله ای یا خاک جاذب شود.

۵-۷ محلول ضدعفونی کننده مناسب را به آرامی در محل بریزید.

شماره سند: BS-WI-005	دستورالعمل آلودگی زدایی در موارد ریختن یا پاشیده شدن مواد بیولوژیک	
شماره بازنگری: 00		

۵-۸) (بسته به نوع محلول ضدعفونی کننده) مدتی صبر نمائید.

۵-۹) به وسیله پنس و یا فورسپس پارچه و قطعات شیشه را در داخل ظروف ایمن قرار دهید.

۵-۱۰) سپس محل را مجدداً تمیز نمائید.

۵-۱۱) در صورت لزوم (بسته به میزان آلودگی) مجدداً با ماده ضدعفونی عمل فوق را تکرار نمائید.

۵-۱۲) پنس و فورسپس را با ماده ضدعفونی، آلودگی زدایی کنید.

۵-۱۳) کیسه حاوی مواد و وسایل آلوده را در سطل استیل درب دار برای اتوکلاو ارسال نمایید.

۵-۱۴) محل آلودگی را خشک کنید تا از لغزندگی جلوگیری شود.

۵-۱۵) بعد از اتمام کار دست خود را با آب و صابون بشویید.

۵-۱۶) مسئول ایمنی موظف می باشد شرح حادثه را در فرم ثبت و پیگیری حوادث مخاطره آمیز به شماره

ثبت نموده و موضوع را BS-FO-007 و فرم گزارش حادثه، وقایع و بیماریهای شغلی به شماره BS-FO-006

به اطلاع رئیس آزمایشگاه رسانیده، سوابق را در زونکن مربوطه جهت حفظ و ارائه به ممیزین نگهداری نماید.

۶) مستندات:

۶-۱) فرم ثبت و پیگیری حوادث مخاطره آمیز به شماره BS-FO-006

۶-۲) فرم گزارش حادثه، وقایع و بیماریهای شغلی به شماره BS-FO-007